

SCHUTZBRILLE

BARiT® BP 3058

LAGERUNG

- Die Schutzbrille BARiT® BP 3058 ist in der gelieferten Verpackung aufzubewahren.
- Keine schweren Gegenstände auf die gelagerten Schutzbrillen legen.
- Lagerung nur in trockenen, belüfteten Räumen.
- Nicht dem Sonnenlicht aussetzen, keine Chemikalien oder aggressiven Stoffe in der Nähe lagern.

VERFALLDATUM

Batch Nr.	202005196
Hergestellt am:	19.05.2020
Halbbarkeit bis:	19.05.2022

ANGEWANDTE NORMEN

PSA Verordnung (EU) 2016/425
& EN 166:2001

EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. C3055.1BARIT

Notifizierte Stelle: ECS GmbH, Hüttfeldstr. 50,
73430 Aalen, Deutschland, NB 1883



HERSTELLER / INVERKEHRBRINGER

BARiT® Kunstharz-BELAGSTECHNIK GmbH
Eckenerstr. 5, 73732 Esslingen, Deutschland
Gebrauchsanleitung & Konformitätserklärung
unter www.barit.de/Reinraum

SCHUTZBRILLE

BARiT® BP 3058



CE 1883

Erfüllung der Normen:

- PSA Verordnung (EU) 2016/425
- EN 166:2001

- Indirekte Belüftung durch Öffnen der Luftventile
- Angenehme Trageeigenschaften
- Schutz vor Stößen mittlerer Energie und Tropfen von Flüssigkeiten
- Auch für Brillenträger geeignet

Verwendungsbereich Schutzwirkung Funktionseigenschaften

HINWEIS:

Die Schutzbrille ersetzt nicht
eine sichere Arbeitsweise!

KENNZEICHNUNG RAHMEN

- Augenschutz für Arbeitsplatz
- Berufliche Tätigkeiten gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie II
- Polycarbonat-Linse: klare Linse, gute visuelle Wirkung, transparent
- Diese Korbbrille schützt vor Stößen mittlerer Energie und Tropfen von Flüssigkeiten
- Das Öffnen der vier Ventilkappen – diese im Uhrzeigersinn nach rechts drehen – führt zu einer indirekten Belüftung, um ein Beschlagen der Brilleninnenseite zu vermeiden.
- Verstellbares Kopfband: Das elastische Band erleichtert die Befestigung bei unterschiedlichen Kopfumfängen
- Rahmen ist aus PVC, weich und biegsam, angenehm zu tragen
- Die Schutzbrille kann über normalen Korrekturgläsern getragen werden

BARIT Hersteller / Inverkehrbringer

1 optische Klasse

166 EN

3 Schutz vor Flüssigkeiten

B Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit, Stoß mittlerer Energie

CE Konformitätszeichen

Sichtscheibe gehört als Ganzes zur Brille, dadurch keine extra Kennzeichnung auf dem Tragkörper angebracht.

REINIGUNG & DESINFEKTION



- Die Schutzbrille BARIT® BP 3058 kann mit einer lauwarmen Seifenlösung gereinigt werden. Kein heißes Wasser verwenden, keine aggressiven Mittel verwenden, dies kann zum Verlust der Schutzeigenschaften führen.
- Zum Trocknen einen weichen Lappen verwenden, nicht in der Nähe einer Heizquelle trocknen.
- Eine Anwendung eines Desinfektionsmittels liegt im Ermessen des Anwenders. Dies kann zum Verlust der Schutzeigenschaften führen sowie Reizungen, Rötungen im Bereich der Augen, der Haut sowie der Atemwege auslösen.

BENUTZUNG & TRAGEEMPFEHLUNG

- Die Brille ist vor den Augen oberhalb der Nase aufzusetzen, das Kopfband ist auf die Kopfgröße einzustellen.
- Falls die Schutzbrille mit einem Mund-Nasen-Schutz verwendet werden soll, so ist dieser zuerst anzulegen, die Schutzbrille ist auf den Mund-Nasen-Schutz zu setzen.
- Wenn die Schutzbrille in einer potentiell kontaminierten Umgebung getragen wurde, so ist sie als kontaminiert zu behandeln.
- Zum Absetzen der Brille ist unter das Kopfband zu fassen und die Schutzbrille nach oben zu entfernen.

WARNHINWEISE

- Bei Menschen mit empfindlicher Haut können an den Kontaktstellen der Schutzbrille allergische Reaktionen auftreten.
- Bei zerkratzter oder beschädigter Sichtscheibe darf die Brille nicht weiter genutzt werden und ist zu entsorgen.
- Durch das Übertragen von Stößen besteht beim Auftreffen von Teilchen mit hoher Geschwindigkeit möglicherweise eine Gefährdung des Trägers von üblichen Korrektionsbrillen.

Falls Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, soll das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur zum Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

ENTSORGUNG

- Die Schutzbrille ist nach der Nutzung in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen zu sammeln.
- Der Transport entsorgter Brillen darf nur in sorgfältig verschlossenen Behältnissen, ggfs. in Kombination mit Rücklaufbehältern durchgeführt werden.
- Entsorgte Schutzbrillen dürfen nicht umgefüllt, sortiert oder vorbehandelt werden.